

NMR data processing software

Delta

NMR Software


v5.0




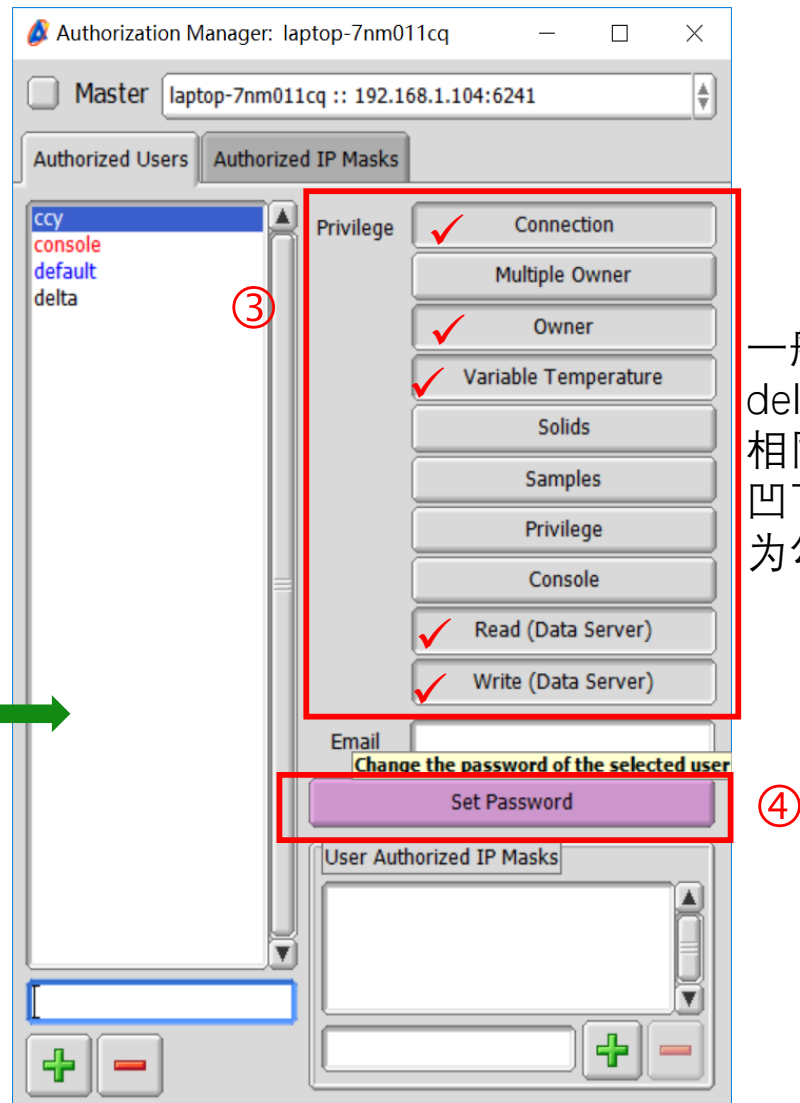
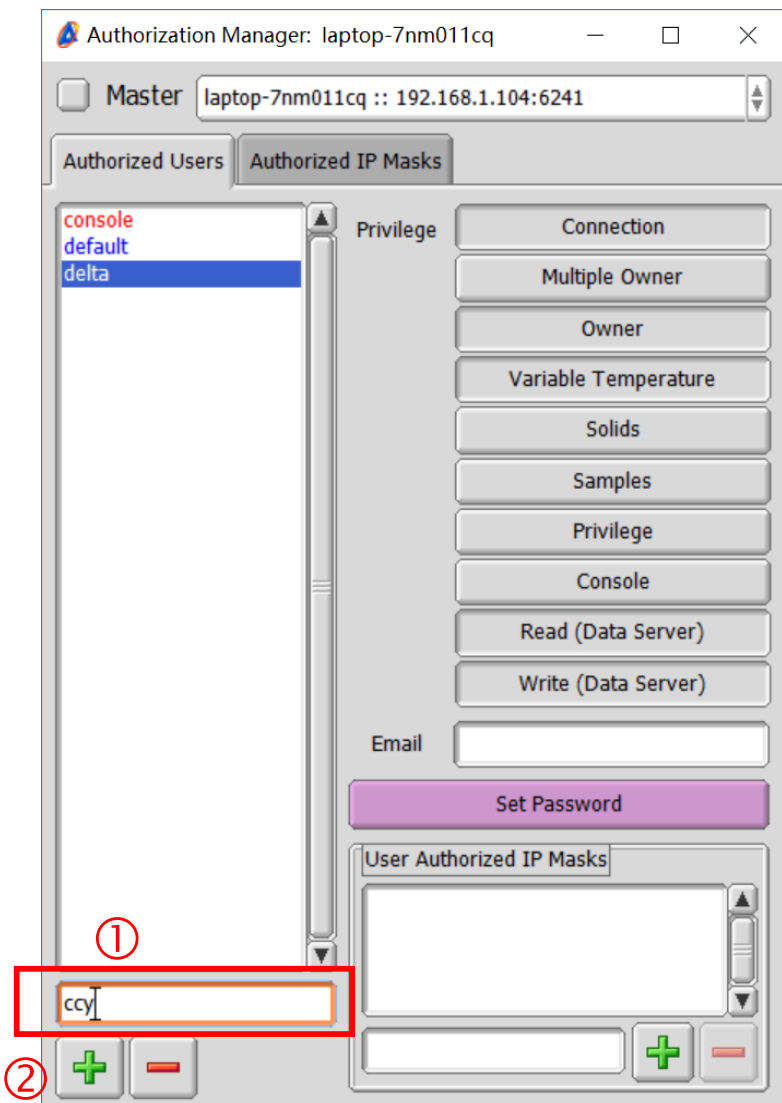
Delta软件中如何添加新用户



1. 切换到console用户→点击Config_Manage User Accounts (如下图)

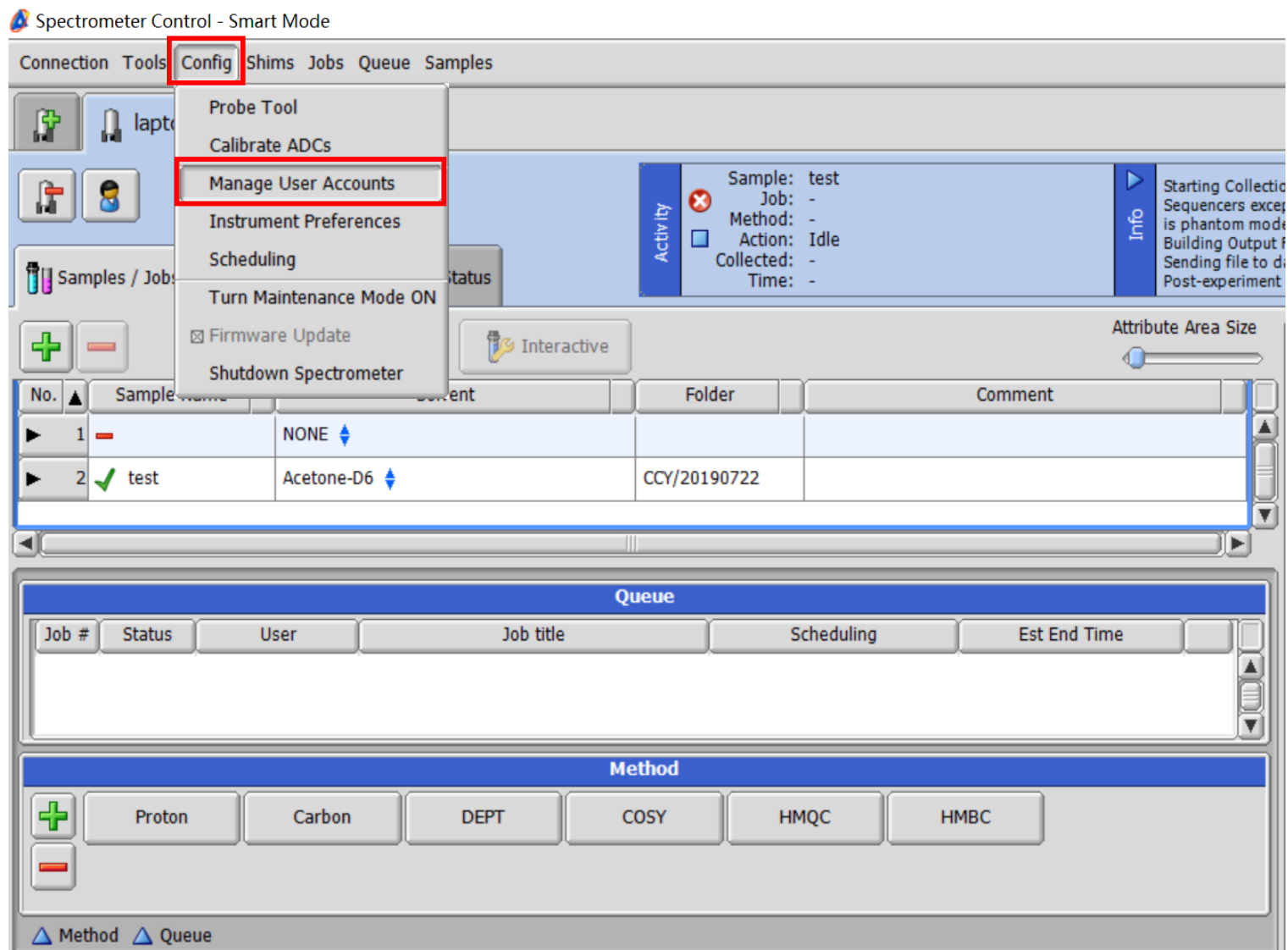


2. 在左下方①处输入新的用户名→点击加号②→勾选该用户的权限③→设置用户的密码④



一般选择与 delta 用户相同的权限, 凹下去的即为勾选上

3. 设置密码：新用户下图中的三处输入的密码一致，设置完成点Set。

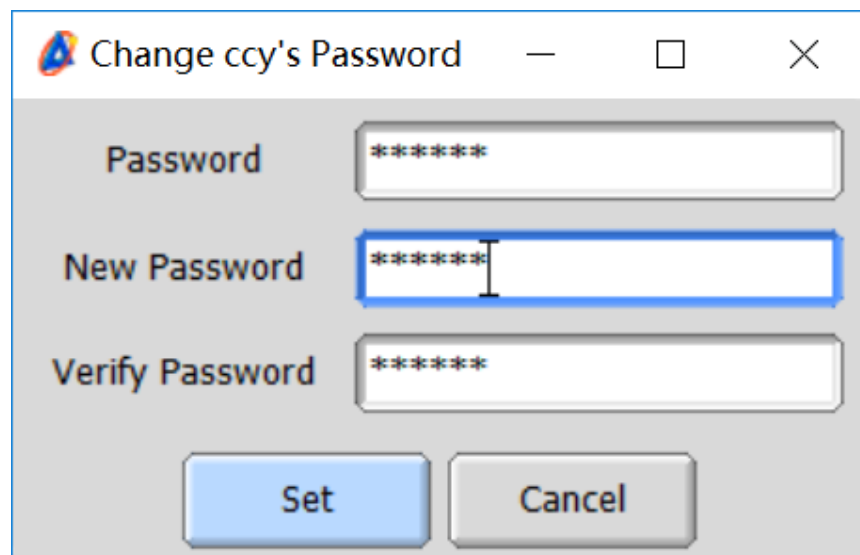

Change ccy's Password


Password *****

New Password *****

Verify Password *****

Set Cancel

新用户设置完成后会弹出下列提示窗口，点击OK即可。

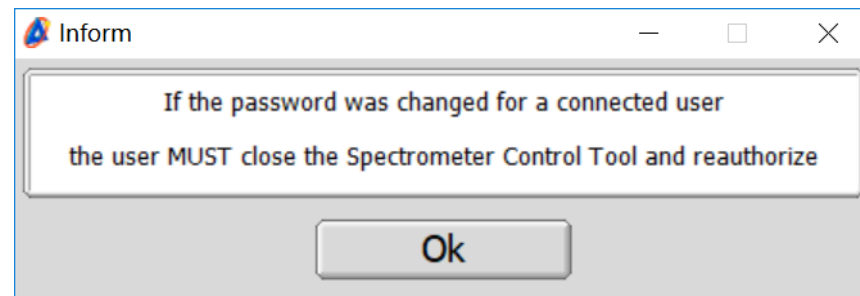

Inform

If the password was changed for a connected user
the user MUST close the Spectrometer Control Tool and reauthorize

Ok